

乳酸银显影液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

乳酸银显影液主要由阿拉伯胶、柠檬酸、对苯二酚、乳酸银等组成，是用于免疫金银组织化学染色后物理显影的溶液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	说明书	有效期	保存条件
乳酸银显影液	100ml	1 份	3 个月	4℃ 避光
试剂(A)：显影液	90ml	1 份	3 个月	4℃ 避光
试剂(B)：乳酸银溶液	10ml	1 份	3 个月	4℃ 避光

操作步骤(仅供参考)：

- 1、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。
- 2、配制乳酸银显影工作液：按试剂(A)：试剂(B)=9：1 混合，即为乳酸银显影液，临用前配制，不易提前配制。
- 3、显影：切片浸入乳酸银显影液内，避光显影，一般显色 3~5min，具体显影时间要根据显影情况而定。
- 4、组织切片用蒸馏水洗 5min，重复 2 次。
- 5、染色结果：阳性呈黑色状颗粒，背景干净。

注意事项：

- 1、注意避光保存，避免强光直射。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

钾矾明胶包被液
铬矾明胶包被液
阿拉伯树胶水合氯醛甘油封片剂
阿拉伯树胶甘油封片剂
阿拉伯胶水溶液(10%)
阿拉伯胶水溶液(25%)