

福尔马林色素清除液说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

福尔马林色素是产生于酸性福尔马林固定组织过程中的棕色或棕黑色的沉积物，多出现于血液丰富的组织、出血的损伤区域以及充满血的大血管，多表现为一种微晶沉积物，具有非单折射性。

传统的从切片去除福尔马林色素的方法有苦味酸、氢氧化钠、氢氧化钾等方法，但以上方法有可能影响后续染色过程。福尔马林色素清除液相较以上方法对组织的损伤更小，色素沉着也较少，长时间固定富含血液的器官，福尔马林色素沉着会大大增加，这时建议更换固定液。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
福尔马林色素清除液	500ml	RT	1份	1年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、切片入 70%乙醇。
- 2、入福尔马林色素清除液处理 5~15min(见注意事项 1)。
- 3、蒸馏水冲洗干净，进行下游染色。

注意事项：

- 1、根据福尔马林色素的量，调整去除时间。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

结晶紫水溶液(1%)
脱氧胆酸钠溶液(1%)
脱氧胆酸钠溶液(10%)

脱氧胆酸钠溶液 (10%, pH8.0)

脱氧胆酸钠溶液 (5%)

苯酚水溶液 (5%)
