

# 甘油明胶浮载剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

## 产品简介：

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油明胶液(甘油明胶浮载剂)越来越多替代浮载剂，如果用封片剂封片，玻片样本可永久保存，尤其适用于真菌、线虫整体封固。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

## 产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
甘油明胶浮载剂	100ml	RT	1份	1年

## 自备材料：

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

## 操作步骤(仅供参考)：

### (一)植物材料：

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油明胶浮载剂于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

## 注意事项：

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

## 相关产品：

隐孢子虫卵囊染色液(改良抗酸法)

乙酸-DTT 消化液 (清洗液)
亚硫酸漂白剂
脱氧胆酸钠溶液 (5%)
脱氧胆酸钠溶液 (10%, pH8. 0)
脱氧胆酸钠溶液 (10%)