

甘油乳酸浮载剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

乳酚油与乳酸酚棉蓝染色液相似，但不含棉蓝染料，主要由苯酚、乳酸、甘油等组成，可作为浮载剂或封固剂，制作半永久的标本，用于病原真菌整体封固。近年来甘油乳酸液(甘油乳酸浮载剂)越来越多替代浮载剂，如果加入苯胺蓝可以作为染色剂，如果用封片剂封片，玻片样本可保存较长时间。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
甘油乳酸浮载剂	100ml	RT	1份	1年

自备材料：

- 1、盖玻片、载玻片
- 2、显微镜

操作步骤(仅供参考)：

(一)植物材料：

- 1、取要封固的植物材料，如藻、花粉粒、表皮撕片等。
- 2、滴加甘油乳酸浮载剂于植物材料上，使材料接触尽量封片液，尽量避免气泡。

(二)其它样品：参考贴组织切片进行操作。

注意事项：

- 1、封固之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

脱氧胆酸钠溶液(1%)

痰消化液+(Sputasol 法)

痰消化液(胰酶消化法)

痰消化液(分支杆菌专用型)

疟色素清除液

明胶粘贴剂
