

BL21 Star(DE3)感受态细胞

BL21 Star(DE3) Chemically Competent Cell 说明书

产品货号: ML-G2021

保存条件: -80℃

产品规格: 10×100μl 50×100μl

产品介绍

基 因 型

F- ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm rne131 (DE3)

简 要 说 明

BL21 Star(DE3)感受态细胞来源于 BL21(DE3)菌株，含有 rne131 基因突变

体，rne131 突变基因能够增强菌株细胞内 mRNA 的稳定性，从而提高蛋白表达能力。主要适用于 T7 启动子表达载体(如 pET 系列)的高水平蛋白表达。

MLBioHigh5™ 系列 BL21 Star(DE3)感受态细胞由特殊工艺制作，经 pUC19 质粒检测转化效率达 108cfu/μg。

操 作 说 明

1. 取 100μl 冰上融化的 BL21 Star(DE3)感受态细胞，加入目的质粒并轻轻混匀，冰上静置 25 分钟。
2. 42℃ 水浴热激 45 秒，迅速放回冰上并静置 2 分钟，晃动会降低转化效率。
3. 向离心管中加入 700μl 不含抗生素的无菌培养基(2YT 或 LB)，混匀后 37℃，200rpm 复苏 60 分钟。
4. 5000rpm 离心一分钟收菌，留取 100μl 左右上清轻轻吹打重悬菌块并涂布到含相应抗生素的 2YT 或 LB 培养基上。
5. 将平板倒置放于 37℃ 培养箱过夜培养。

注 意 事 项

1. MLBio 感受态细胞最好在冰上融化。
2. 混入质粒时应轻柔操作。
3. 转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。

4. 诱导时，IPTG 浓度可选(0.1-2mM 均可)。
5. 为获得需要量的蛋白，最佳诱导时间，温度，IPTG 浓度需实验者优化。