

Molisch 试剂说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Molisch 反应是指糖在浓无机酸作用下脱水形成醛糖及其衍生物，该产物可与 α -萘酚作用生成紫红色化合物，在液面上形成紫环，该过程又被称为紫环反应。

自由存在和结合存在的糖均呈阳性反应，醛酮衍生物、葡萄糖醛酸、甲酸、乳酸均呈颜色近似的阳性反应。因此若为阴性反应，则证明没有糖类物质的存在；若为阳性反应，则说明有糖类物质存在的可能性，需要进一步通过其他定性试验才能确定有糖的存在。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	规格		保存条件	说明书	有效期
Molisch 试剂	100ml	500ml	4℃ 避光	1 份	1 年

自备材料：

- 1、电子天平、量筒
- 2、试管、试管架、吸管
- 3、待检样品
- 4、无机酸(浓硫酸或浓盐酸)

操作步骤(仅供参考)：

- 1、配制 MolischReagent：将 MolischReagentA 与 MolischReagentB 按 5g：100ml 的比例混合并充分溶解即可。也可用天平和量筒称取一定量的相关试剂配制溶液，避免因长期保存，导致试剂失效。
- 2、在试管中加入 1ml 待测溶液(如 1%葡萄糖、1%淀粉)。
- 3、在试管中滴入 2 滴(约 0.1ml)MolischReagent，注意 MolischReagent 应直接滴入溶液中，勿使试剂接触试管壁，避免与硫酸接触生成绿色物质而掩盖紫色环。
- 4、充分摇匀试管并将试管倾斜，沿管壁缓慢加入浓硫酸，试管切勿晃动。
- 5、待硫酸层沉于试管底部，与待测溶液分成两层，观察液面交界处有无紫色环出现。仔细观察试管内颜色是否发生变化。

注意事项:

- 1、MolischReagent 配制后有效期为 1 个月。
- 2、一般情况下，MolischReagent 和待测溶液的体积比例应为 10:1。
- 3、本实验用到的无机酸为浓硫酸或浓盐酸，均为危险品，有强酸性、强腐蚀性、强氧化性等，应小心操作。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品:

组织酮体定性检测试剂盒(辛酸钾法)
总铁结合力(TIBC)
总铁结合力(TIBC)
总蛋白检测试剂盒(双缩脲微板法)
总蛋白检测试剂盒(双缩脲比吸光度微板法)