

Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)说明书

本产品仅供体外研究使用，不得用于临床诊断

产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 25mM Tris、250mM 甘氨酸、1%SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，本试剂是 5 倍浓缩的粉剂，主要由 125mM Tris、1.25M 甘氨酸、5%SDS 组成。使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 5 倍后使用。

产品组成：

产品名称	规格	保存条件	说明书	有效期
Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)	1L	RT	1 份	2 年

操作步骤(仅供参考)：

- 1、取 Tris-甘氨酸电泳粉剂(5×)充分溶解于 700ml 蒸馏水或去离子水，补水至 1000ml，即为 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液。
- 2、用蒸馏水或去离子水稀释 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液至 1×后使用。

注意事项：

- 1、如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

Acr-Bis (30%_1.8%)
Acr-Bis (30%_1.6%, 活性炭处理)
Acr-Bis (30%_1.6%)
Acr-Bis (30%_0.8%)
Acr-Bis (30%, 37.5_1)