

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

**mlbio**

## **水胺硫磷快速检测卡使用说明书**

Catalog Number: ml108359

**使用本产品之前，必须完整阅读本说明书。仅供科研使用，不能于临床诊断或治疗。**

## 产品简介

本产品适用于新鲜蔬菜、水果样品中水胺硫磷残留的定性检测，检测限为0.05mg/kg。

## 产品组成

| 名称        | 数量   |
|-----------|------|
| 水胺硫磷快速检测卡 | 10 份 |
| 稀释液       | 1 瓶  |
| 一次性滴管     | 10 支 |
| 50ml 离心管  | 1 支  |
| 说明书       | 1 份  |

## 样品处理

- 1、检测前样品需恢复至室温（20-30℃），称取2g剪碎后的样品于50ml刻度离心管中。（备注：样品大小应剪碎成小于1cm见方碎片）
- 2、量取并加入3ml稀释液，手动颠倒混匀（振幅50次/min），充分清洗样品2分钟，静置1分钟，得待检液。

## 不同样本检出限及稀释比例

下面为各个不同种类待检样品在检测前，需要用户进行稀释操作，稀释列表如

下:

| 样品名称                                                                           | 国标限量                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>蔬菜:</b> 鳞茎类蔬菜/芸薹属类蔬菜/叶菜类蔬菜/茄果类蔬菜/瓜类蔬菜/豆类蔬菜/茎类蔬菜/根茎类和薯芋类蔬菜/水生类蔬菜/芽菜类蔬菜/其他类蔬菜 | 0.05mg/kg<br>(遇到草莓等浆果样本, 待测液粘稠会影响检测结果, 可适当加大稀释比例, 如 2g+6ml) |
| <b>水果:</b> 核果类水果/浆果和其他小型水果/热带和亚热带水果/瓜果类水果                                      |                                                             |

## 使用步骤


- 1、测试前先完整阅读说明书, 使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温 (20°C -30°C) 。
- 2、从铝箔袋中取出检测卡/滴管 (共2样耗材), 水平放置于观察者正面;
- 3、用铝箔袋中配套滴管吸取上述比例稀释后的待检液120微升(约4滴)于检测卡加样孔 (S) 中, 加样后开始计时。
- 4、结果应在8-10分钟读取, 其它时间结果判读无效。

## 结果判断

**阴性 (—):** T线 (检测线, 靠近加样孔一端) 显色比C线 (对照线) 深或一样深, 表明样品中水胺硫磷农药残留浓度低于检测限量值或无水胺硫磷农药残留。

**阳性 (+):** T线显色比C线浅, 表明样品中水胺硫磷农药残留浓度高于检测限量值; T线比C线越浅, 表明样品中水胺硫磷农药残留浓度越高。

**无效：质控区（C）** 未出现紫红色条带，表明不正确的操作过程或检测卡已变质损坏。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。如果问题仍然存在，应立即停止使用此批号产品，并与当地供应商联系。

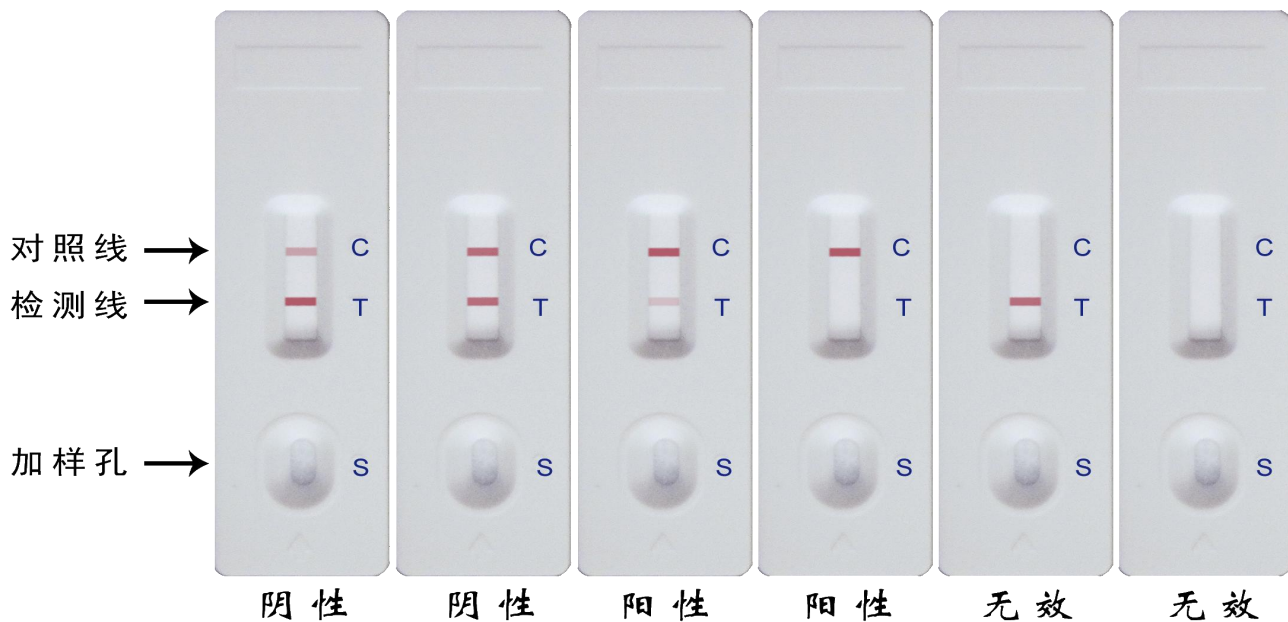

### 贮存条件及有效期

4°C ~ 30°C避光保存，切勿冷冻，有效期 12 个月。

### 生产日期及批号

详见包装袋。

### 注意事项

- 检测卡一次性使用，不要使用过期检测卡；
- 请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染。

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)



微信公众号



手机官网

企业：上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话：4008-898-798

传真：021-66980655

E-MAIL：2881505699@qq.com