

www.mlbio.cn

mlbio

恩诺沙星快速检测卡使用说明书

Catalog Number: ml108364

使用本产品之前，必须完整阅读本说明书。仅供科研使用，不能于临床诊断或治疗。

产品简介

本产品用于快速检测组织样品中的恩诺沙星残留，整个检测过程只需要 15 分钟内即可完成，适用于各类企业及检测机构。

产品组成

名称	数量
恩诺沙星唑快速检测卡(内附金标微孔)	50 份
稀释液	2 瓶
15ml 离心管	2 支
1.5ml 离心管	4 支
说明书	1 份

样品处理

- 1、将待检的去脂肪组织样本绞碎；
- 2、称取1g待测样品于15ml刻度离心管中；
- 3、加入4mL稀释液；
- 4、剧烈震荡1min，室温下4000rpm离心3min；
- 5、取100uL上清液于1.5mL刻度离心管中；
- 6、加入300uL稀释液,充分混匀，得待检液；

使用步骤


- 1、测试前先完整阅读说明书，使用前将检测卡和待检样本溶液恢复至室温（20°C -30°C）。
- 2、从铝箔袋中取出检测卡/滴管（共2样耗材），水平放置于观察者正面；
- 3、用铝箔袋中配套滴管吸取上述待检液120微升(约4滴)于检测卡加样孔（S）中，加样后开始计时。
- 4、结果应在8-10 分钟读取，其它时间结果判读无效。

结果判断

阴性（—）：T 线（检测线，靠近加样孔一端）显色比 C 线（对照线）深或一样深，表明样品中恩诺沙星残留浓度低于检出限或无恩诺沙星残留。

阳性（+）：T 线显色比 C 线浅，表明样品中恩诺沙星残留浓度高于检出限；T 线比 C 线越浅，表明样品中恩诺沙星残留浓度越高。

无效：质控区（C） 未出现紫红色条带，表明不正确的操作过程或检测卡已变质损坏。在此情况下，应再次仔细阅读说明书，并用新的检测卡重新测试。如果问题仍然存在，应立即停止使用此批号产品，并与当地供应商联系。

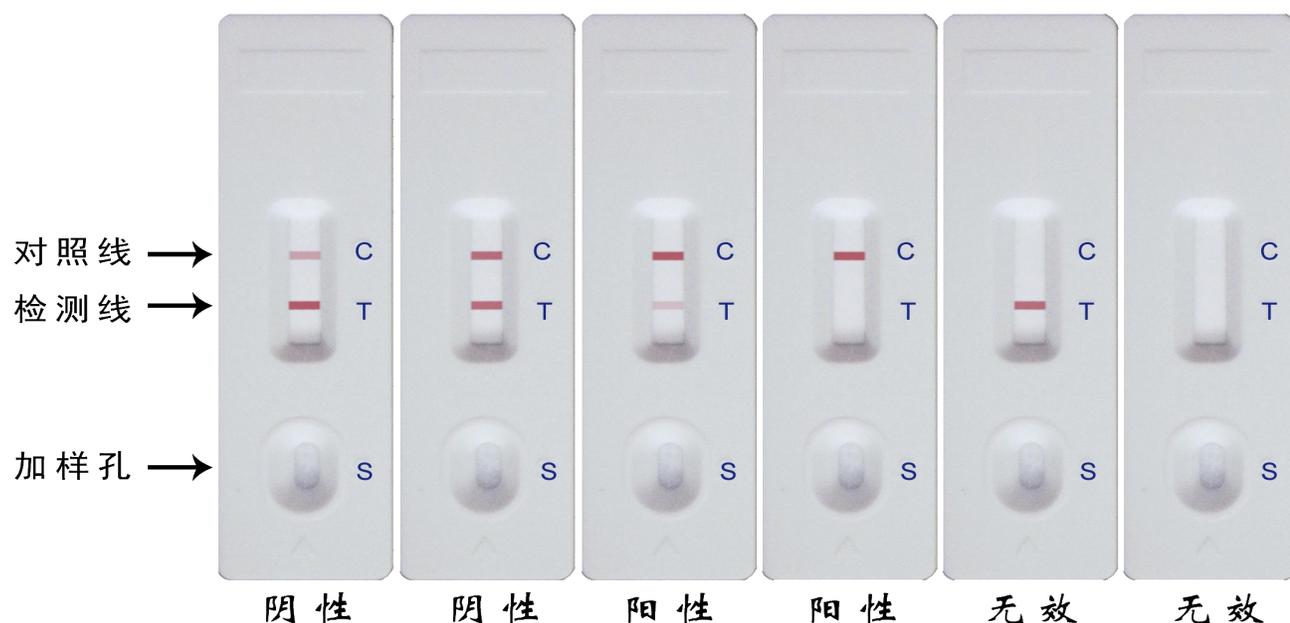

贮存条件及有效期

4°C ~ 30°C避光保存，切勿冷冻，有效期 12 个月。

生产日期及批号

详见包装袋。

注意事项

- 检测卡一次性使用，不要使用过期检测卡；
- 请勿触摸检测卡中央的白色膜面；
- 切勿重复使用配备的滴管，以免交叉污染。

www.mlbio.cn



微信公众号



手机官网

企业：上海酶联生物科技有限公司

办公地址：上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话：4008-898-798

传真：021-66980655

E-MAIL：2881505699@qq.com