



# 农药残留快速检测试卡

## 农药残留快速检测试卡使用参数

### 产品用途

本产品主要应用于样本中农药残留含量的检测。整个检测过程只需要 10 分钟，适用于现场监控和大量样本筛查。

### 检测原理

农药残留快速检测卡应用了夹心免疫层析的原理。

### 产品种类

农药残留吡虫啉快速检测试卡；农药残留多菌灵快速检测试卡  
农药残留毒死蜱快速检测试卡；农药残留甲萘威快速检测试卡；  
农药残留乙草胺快速检测试卡；农药残留啶虫脒快速检测试卡；  
农药残留涕灭威快速检测试卡；农药残留异丙威快速检测试卡；  
农药残留克百威快速检测试卡；农药残留氧乙酸快速检测试卡；  
农药残留多效唑快速检测试卡；农药残留百草枯快速检测试卡

## 检测下限

本产品对样本中的农药残留检出下限为 10-1000ppb。

## 产品组成


农药残留快速检测卡 20 份；缓冲溶液（专用）20 管；滴管 20 支

说明书 1 份

## 样品处理方法

选取有代表性的蔬菜样品,擦去表面泥土,剪成 1cm 左右见方碎片,取 5g 放入带盖瓶 中,加入 10mL 纯净水或缓冲溶液,震摇 50 次,静置 2min 以上。取出 1ml 液体待测。用移液枪吸取 100ul(或用滴管吸取待测液垂直滴三滴), 滴入检测卡加样孔中。大约 8-10 分钟, 根据示意图判读结果。

## 结果判读示意图

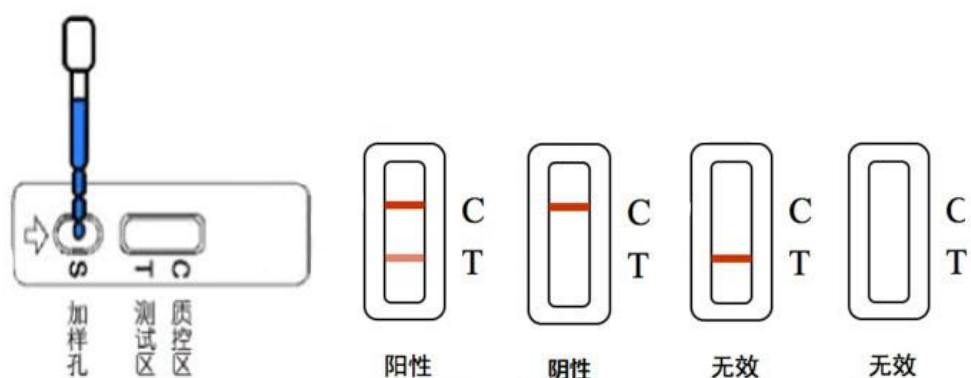

阳 性：T 显红色、C 线显红色

阴 性：T 无色、C 线显红色

无 效：C 线不出现，表明操作过程不正确或检测卡已失效。

### 注意事项

- 1、试验中所使用的水必须是去离子水或双蒸水，未列入的被检样本请致电技术服务。
- 2、阳性结果时应按法定程序分瓶封装样品用于确证法检测；
- 3、检测时注意温度样品温度和检测温度不得低于 25℃；
- 4、尽量不要触摸检测卡中央的白色膜面；
- 5、滴管不可混用，以免交叉污染；
- 6、试验遇到的任何问题，请与供应商联系。

### 储存与有效期

原包装应储存于 4 ~ 25℃，阴凉避光干燥处，切勿冷冻。生产日期，有效期及批号见外包装。



微信公众号



手机官网

[www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

**企业信息:**

**上海酶联生物科技有限公司**

**办公地址: 上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼**

**电 话: 4008-898-798**

**传 真: 021-66980655**

**E-MAIL: 2881505699@qq.com**