www.mlbio.cn



501(Antigenwrap)水溶性免疫佐剂

尊敬的各位客户:

近期有部分客户反馈 501 佐剂难取,难溶,取量不准等几个问题,下面有我一一向大家解答:

一: 难取

501 佐剂优点粘稠度稍高,保质期长 3-5 年,缺点不好吸取,所以需要用枪头或者竹签沾取,不需要用枪吸取。

二:难溶

501 佐剂优点水溶性,不需乳化,注意操作得当 2 秒溶解, 滴加到含有抗原的 离心管后,盖好盖子,上下用力颠倒摇晃 3 下就全部溶解。

三: 取量不准

501 佐剂优点使用比例较宽 5%-20% ,所以不需要准确,只需要凭借经验值,比如一滴是 30 微升加到 300-600 微升的抗原溶液里即可。

四: 添加顺序

先将抗原用生理盐水稀释到所用的体积,抗原浓度务必稀释到 0.5mg/ml 以下, 然后再加佐剂,加入后马上混匀溶解,不可颠倒顺序

www.mlbio.cn

五: 事先稀释佐剂

如果一支一周内用完,可以先用生理盐水稀释放冷藏环境,不可冷冻;或者先分 装到有刻度的离心管 ,用前取一管直接稀释后取用。



微信公众号



手机官网

企业信息:

上海酶联生物科技有限公司

办公地址:上海市松江区云凯路66号临港科技绿洲T2栋16楼

电话: 4008-898-798

传真: 021-66980655

E-MAIL: 2881505699@qq.com